


2017 Apr

Ver 1.0

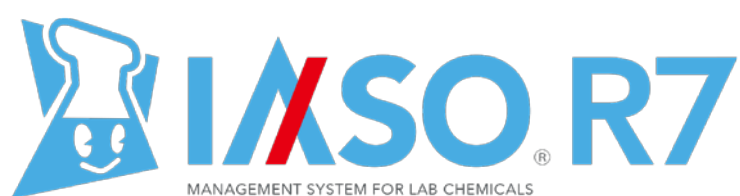


## **薬品管理支援システム IASO R7 設定マニュアル（電子天秤）**

1. 電子天秤を使用する場合の設定 .....	2
1.1. ActiveX での天秤接続設定 .....	3
1.2. ISC での天秤接続設定 .....	5
1.2.1. Windows での接続設定 .....	5
1.2.2. Mac での接続設定 .....	12
2. 電子天秤を使用しない場合の設定 .....	19

## 1. 電子天秤を使用する場合の設定

電子天秤を使用する場合の設定を行います。

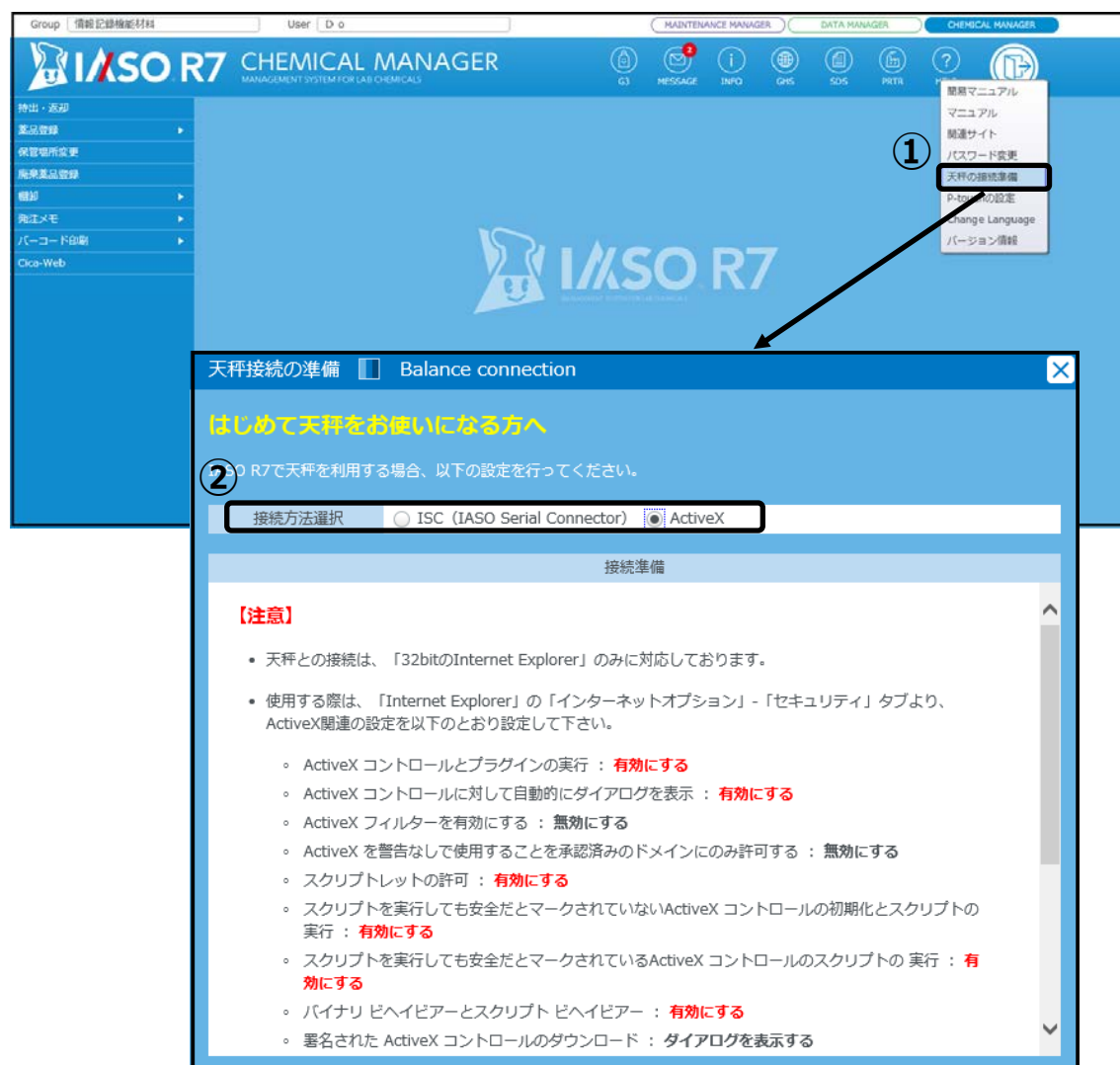


① ツールバーの「HELP」の「天秤の接続準備」をクリックすると「天秤接続の準備」画面が表示されます。

② Internet Explorer では天秤の接続方法を選択することができます。「接続方法選択」より天秤の接続方法を選択してください。選択した接続方法によって設定方法が異なります。設定方法については次節以降で説明します。

※Internet Explorer 以外のブラウザでは ActiveX を使用することができないため、接続方法は「ISC (IASO Serial Connector)」のみが選択されます。

## 1.1. ActiveX での天秤接続設定

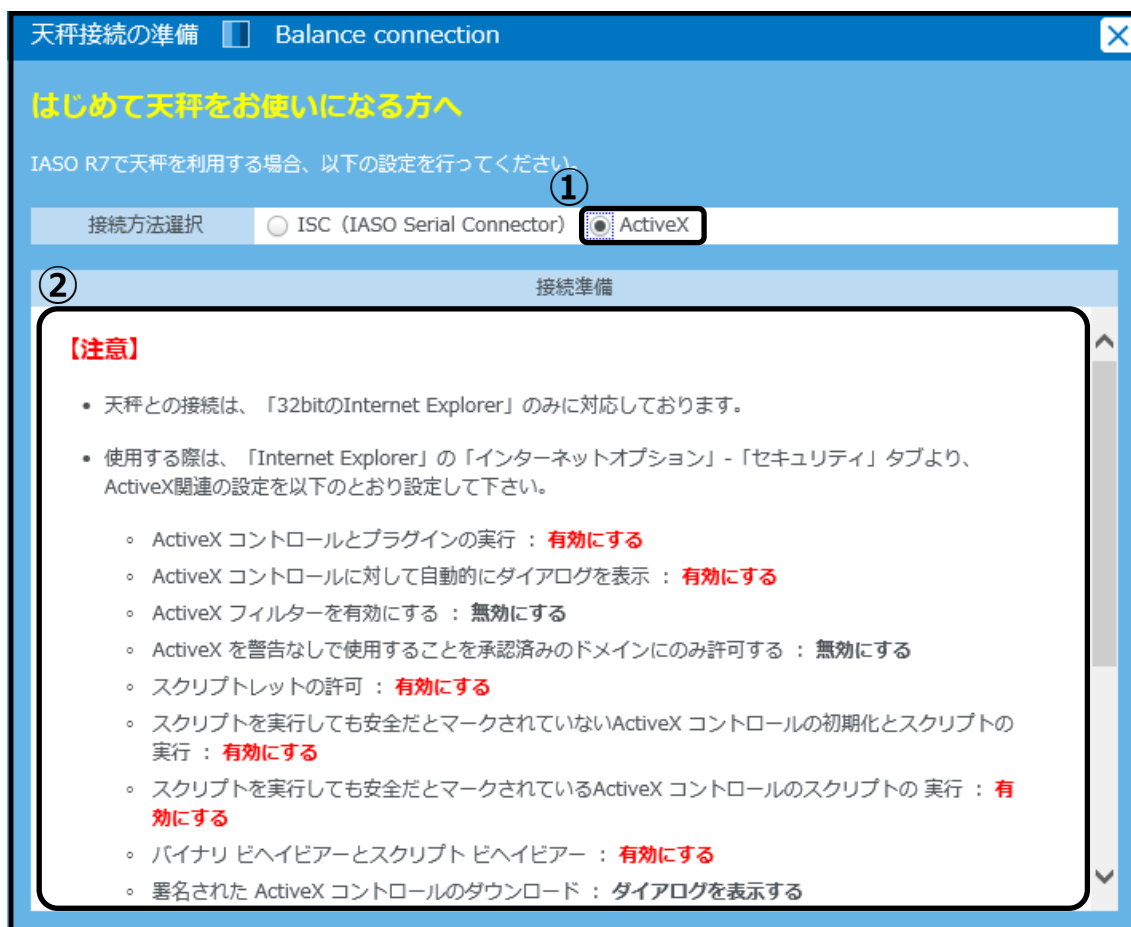


- ① 接続方法選択で「ActiveX」を選択してください。
- ② 注意事項に沿って Internet Explorer の設定を変更してください。
- ③ 「インターネットオプション」>「セキュリティ」>「信頼済みサイト」>「レベルのカスタマイズ」より、設定値を変更してください。
- ④ 「持出・返却」または「棚卸入力」の画面でビンを読み込むと ActiveX プログラムファイル【注 1】のインストールを求められるので、インストールを行ってください。

【注 1】

ActiveX プログラムファイルは、不明なプログラムとして表示されます。

ユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合は、「はい」を選択し、インストールを行ってください。

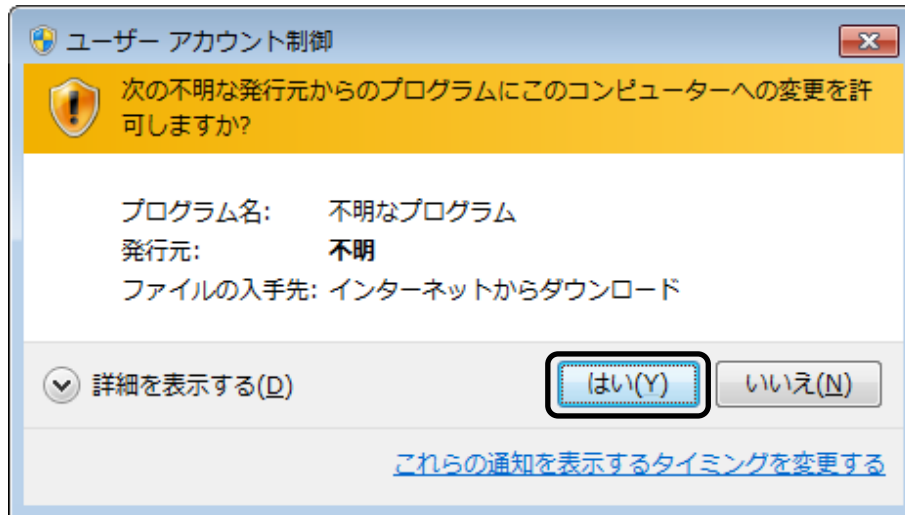

※ActiveX プログラムファイルは下記の 2 ファイルです。

- devcom.dll
- scaledwl.dll

## 1.2. ISC での天秤接続設定

### 1.2.1. Windows での接続設定




- ① 接続方法選択で「ISC (IASO Serial Connector)」を選択してください。
- ② 「ISC インストーラ (Windows)」リンクをクリックし、ISC のインストーラをダウンロードしてください。  
ダウンロード完了後、ファイルを実行して ISC のインストールを行ってください。

## 【ISC のインストール】

- 1 ダウンロードしたインストールファイル（ISC.msi）をダブルクリックし、実行します。インストール画面が表示されるので、「次へ」ボタンをクリックします。




2 使用許諾契約書が表示されますので、「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

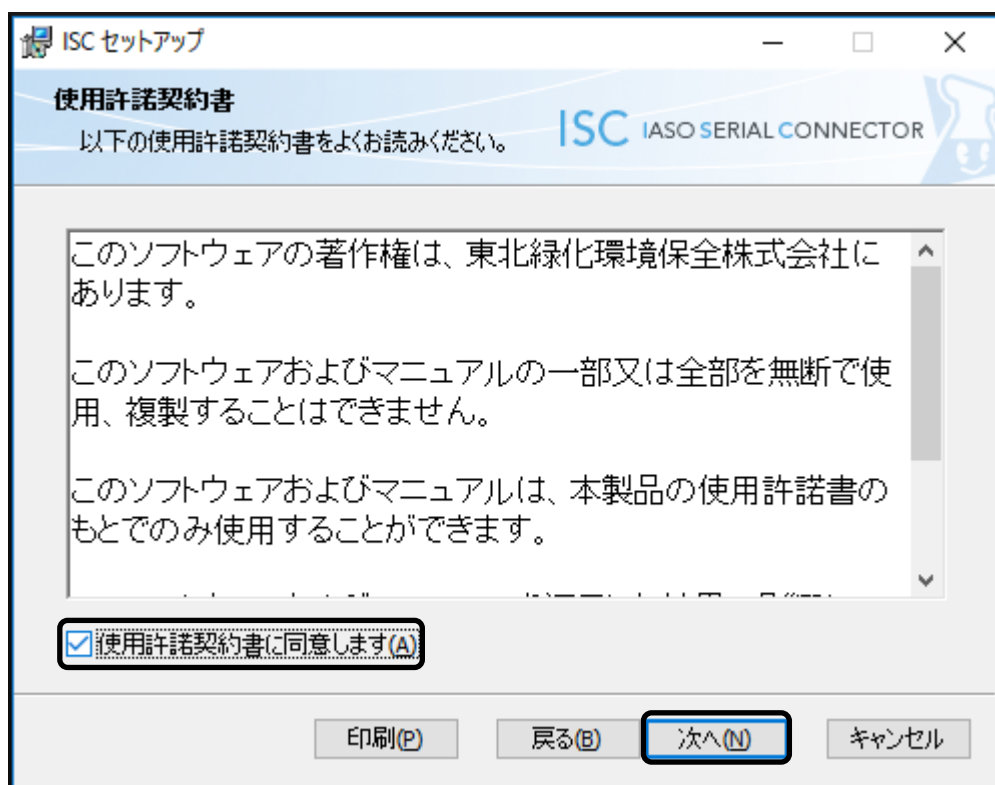



- 3 インストール先フォルダーが表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします。
- ※ インストール先を変更する場合は「変更」ボタンをクリックし、インストール先を選択してください。
- ※ インストール先に指定はありません。

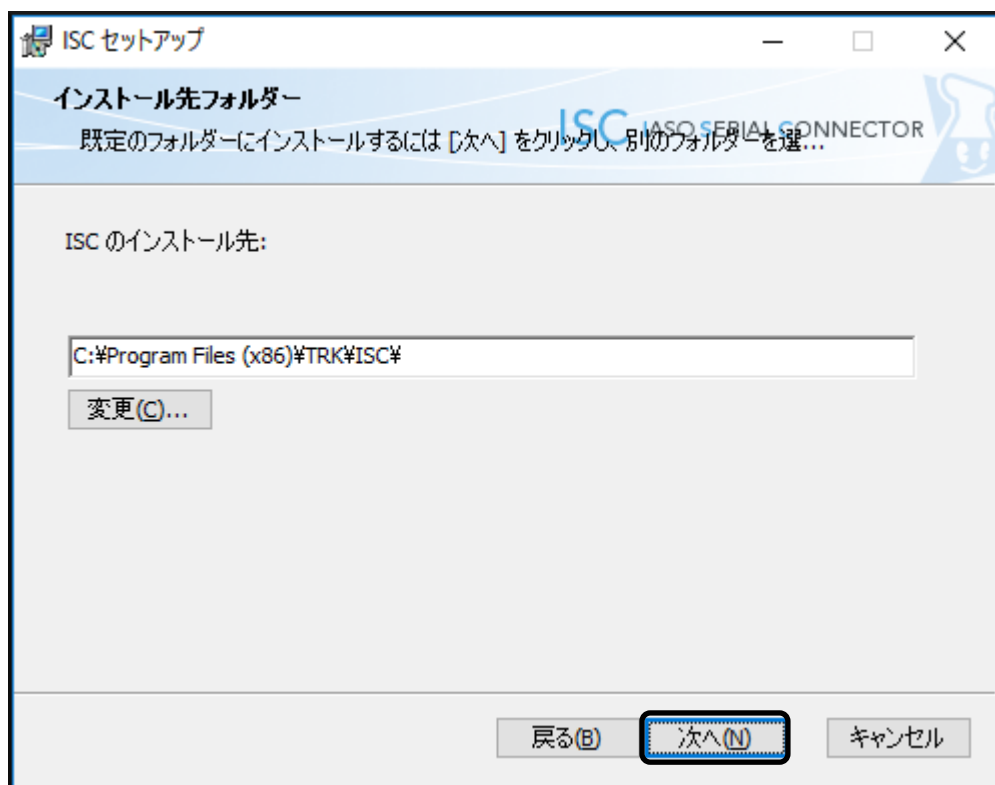

4 ISC のインストール準備完了が表示されますので、「インストール」ボタンをクリックします。




5 インストールが完了したら、「完了」ボタンをクリックします。

※ インストール完了後、すぐに ISC を起動する場合は「ISC を起動する」にチェックしてください。




## 【ISC の設定】

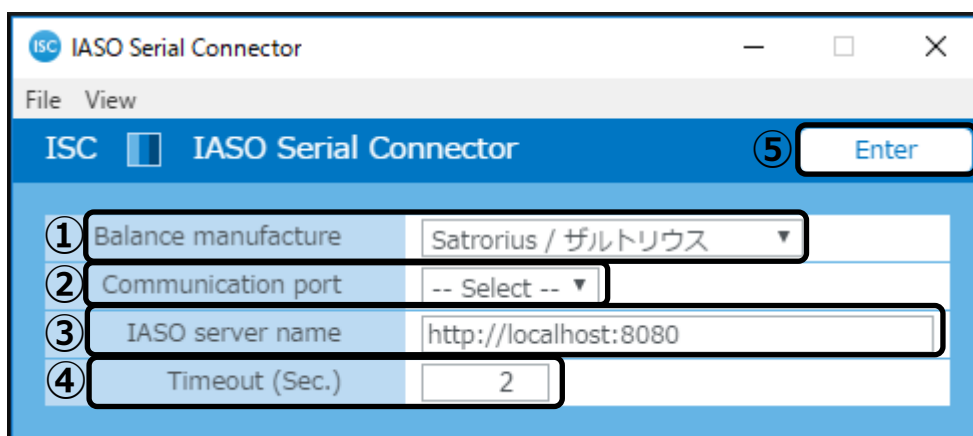

- ① 「Balance manufacture」に接続する天秤のメーカーを選択します。
- ② 「Communication port」に接続するポートを選択します。
- ③ 「IASO server name」に「http://(IP アドレス、もしくはドメイン名)」を入力します。
- ④ 「Timeout (Sec.)」に接続タイムアウトの時間（秒）を入力します。
- ⑤ 「Enter」ボタンをクリックし、天秤に接続します。

※ ISC 起動中は、PC 画面右下の「ハ」をクリックすると ISC のアイコンが表示されます。

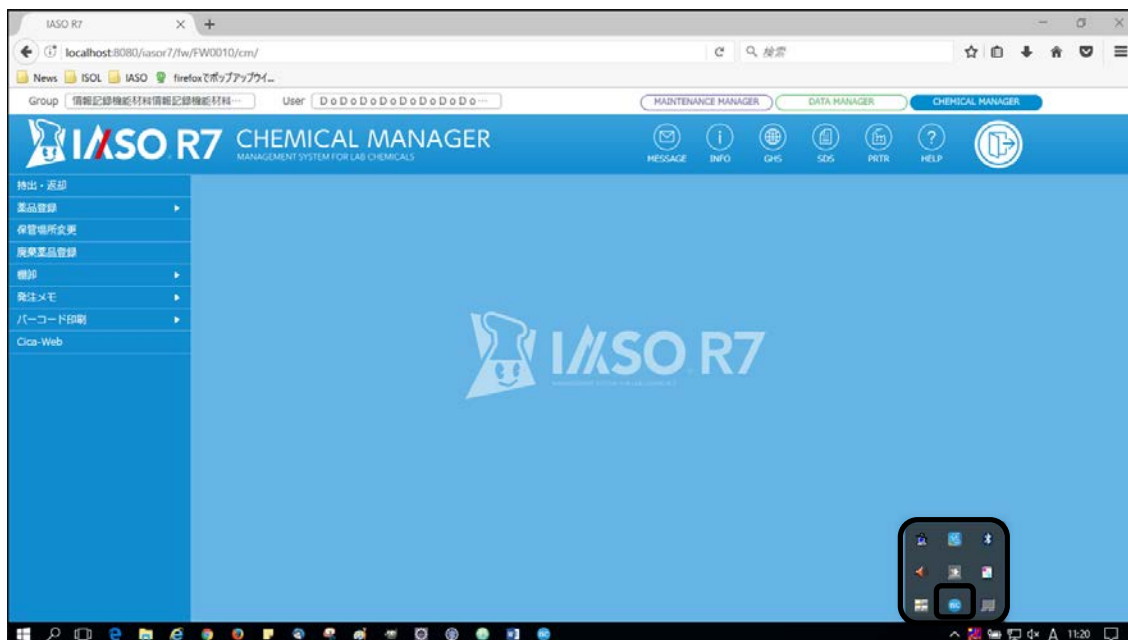


### 1.2.2. Mac での接続設定



- ① 接続方法選択で「ISC (IASO Serial Connector)」を選択してください。
  - ② 「ISC インストーラ (Mac)」リンクをクリックし、ISC のインストーラをダウンロードしてください。
- ダウンロード完了後、ファイルを実行して ISC のインストールを行ってください。

## 【ISC のインストール】

1 ダウンロードしたインストールファイル（ISC.pkg）をダブルクリックし、実行します。インストール画面が表示されるので、「続ける」ボタンをクリックします。

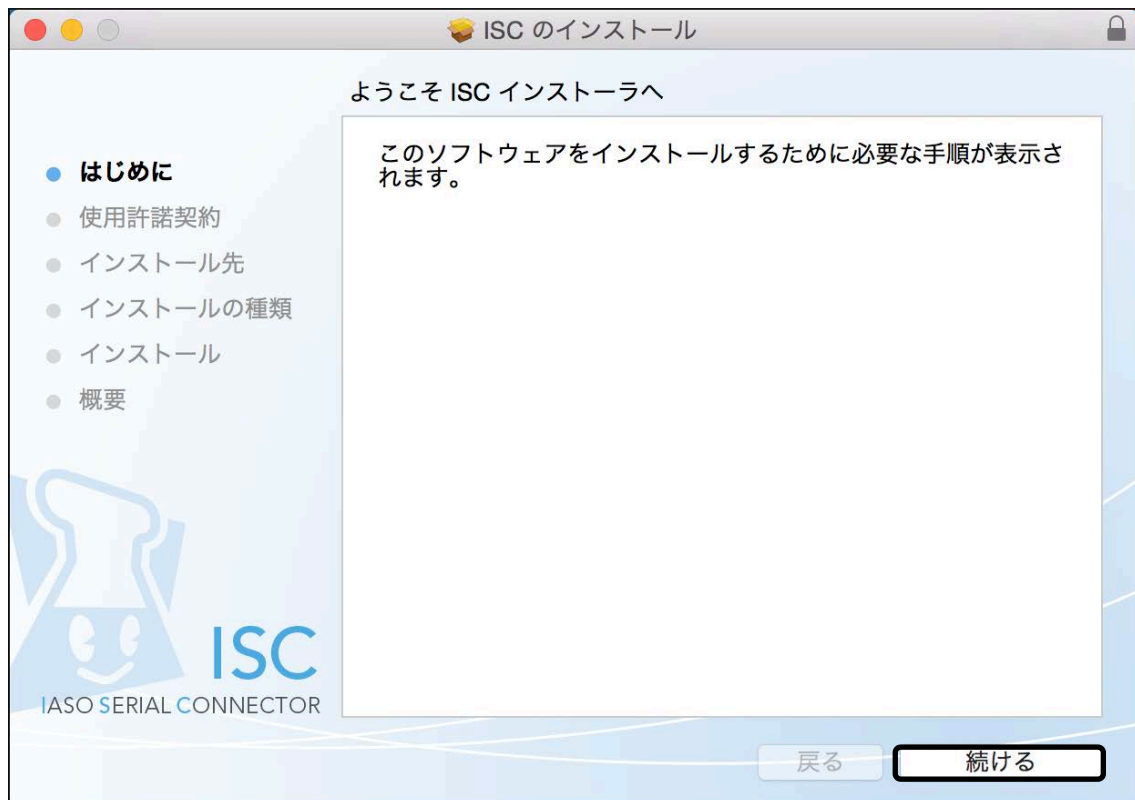

2 使用許諾契約書が表示されますので、「続ける」ボタンをクリックします。その後「同意する」ボタンをクリックします。



3 インストール先の選択が表示されますので、インストールするディスクを選択し、「続ける」ボタンをクリックします。

※ インストール先のディスクに指定はありません。






4 「インストール」ボタンをクリックするとインストールを開始します。

※ インストール先を変更したい場合は「インストール先を変更」ボタンをクリックします。

※ インストール先に指定はありません。



5 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリックします。

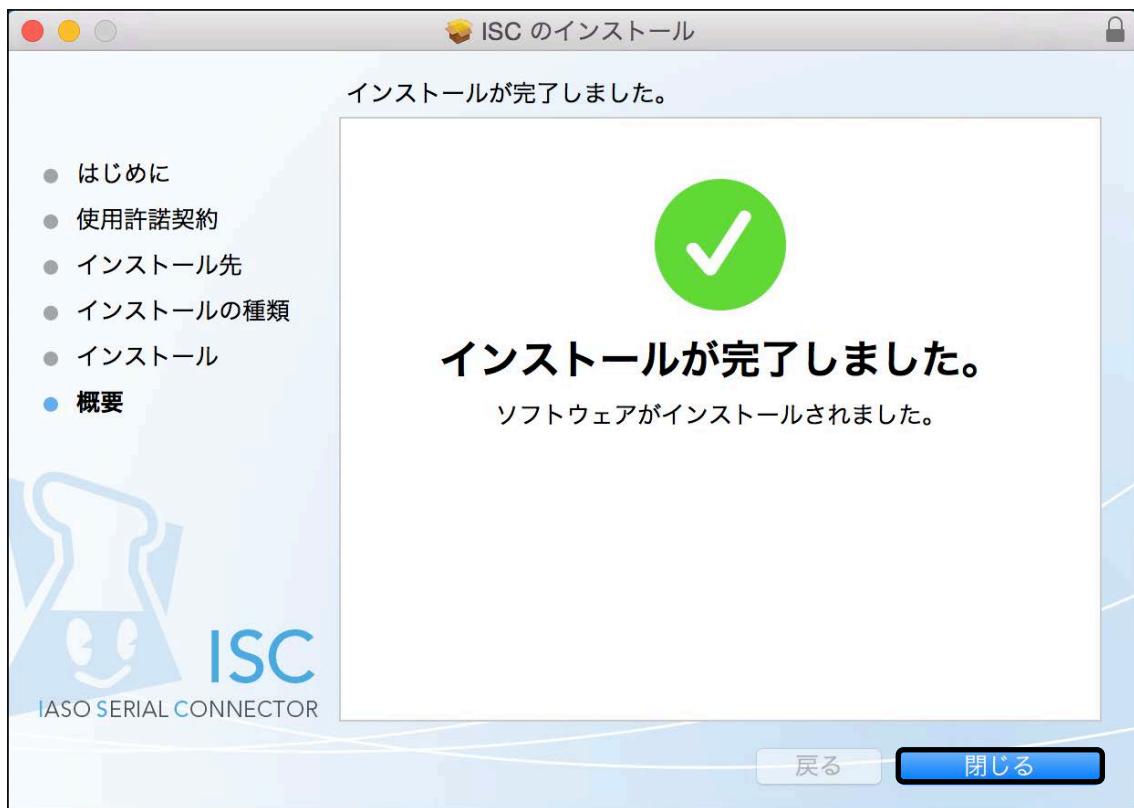

## 【ISC の設定】

IASO Serial Connector

ISC IASO Serial Connector 5 Enter

① Balance manufacture Satrorius / ザルトリウス


② Communication port -- Select --

③ IASO server name http://172.18.172.67:8080

④ Timeout (Sec.) 2

- ① 「Balance manufacture」に接続する天秤のメーカーを選択します。
- ② 「Communication port」に接続するポートを選択します。
- ③ 「IASO server name」に「http://(IP アドレス、もしくはドメイン名)」を入力します。
- ④ 「Timeout (Sec.)」に接続タイムアウトの時間（秒）を入力します。
- ⑤ 「Enter」ボタンをクリックし、天秤に接続します。

※ ISC 起動中は、PC 画面右上のメニューバーに ISC のアイコンが表示されます。

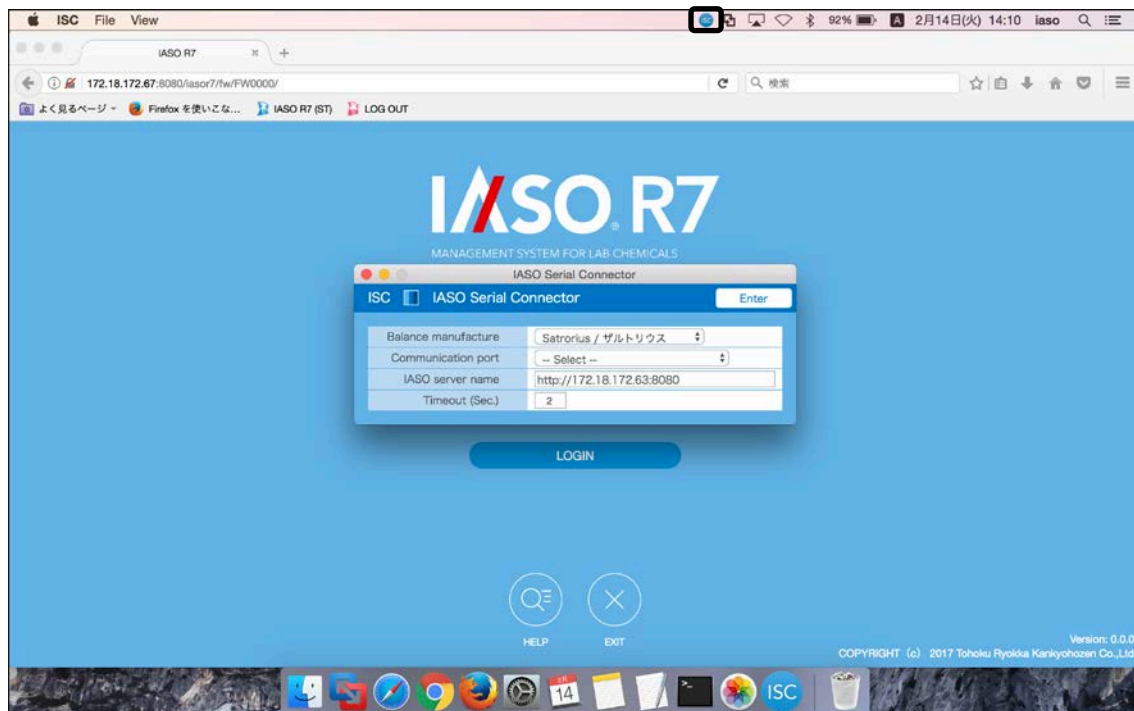

## 2. 電子天秤を使用しない場合の設定

電子天秤を使用しない場合、上記の設定は不要となりますが、お使いの環境によっては以下のメッセージが表示される場合があります。表示された場合には、以下の手順に従って設定を行ってください。



- ① 「今後、このメッセージを表示しない」を選択します。
- ② 「OK」ボタンをクリックします。